
考马斯亮蓝脱色液

Commassie Blue destaining solution

产品编号: C55013

保存条件: 室温保存, 至少一年有效。

产品介绍: 考马斯亮蓝脱色液是用于蛋白凝胶考马斯亮蓝染色后脱色的溶液。本脱色液可以和Bioss的考马斯亮蓝染色液(C05-04001)配套使用。使用本脱色液进行脱色, 采用常规脱色方法至少脱色1小时可以观察到蛋白条带; 采用快速脱色方法不足20分钟即可观察到蛋白条带。观察到最清晰的蛋白条带则需脱色更长时间。

本脱色液经过改良, 不含甲醇, 并减少有刺激性气味的乙酸含量, 减少了对人体的伤害。

保存条件:

室温保存, 至少一年有效。

注意事项:

1. 需自备考马斯亮蓝染色液。染色液可以选购Bioss的考马斯亮蓝染色液(C05-04001)。
2. 可以使用枪头盒或适当大小的培养皿作为染色和脱色的容器。
3. 本脱色液呈酸性, 有轻微腐蚀性, 使用时请作必要防护。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。