

RNase喷雾清除剂

Surface RNase Erasol

产品编号: C6134

保存条件: 常温保存, 24个月.

产品介绍: **产品介绍:**

本产品是专门开发用于去除塑料或玻璃固相表面核糖核酸酶 (RNase) 污染的溶液, 通过直接接触破坏RNase。它主要包含3种可以破坏RNase的活性成分。

经大量实验证明, 本产品RNase清除液套装能有效去除塑料表面、玻璃表面、实验台面、仪器塑料玻璃表面、不锈钢金属表面等的RNase污染, 能有效去除固相表面高浓度的RNase A。用本产品处理固相表面并用配套溶液清洁过后不会有试剂残留, 不会影响酶促反应。

操作步骤:

1. 将RNase清除液A液及B液瓶盖取下, 撕开密封膜, 分别换上喷头, 喷头开关能旋转调节, 不用时请将喷头上方调整至“X”, 即表示无法喷洒; 使用时调整至“……”, 即表示直线喷洒状态; 调整至花洒图标时, 表示多方向喷洒。
2. 在需要清洁的固相表面喷洒或涂抹RNase清除液A液, 用纸巾来回充分擦拭。
3. 向相同位置喷洒RNase清除液B液, 用干净纸巾擦干即可。

注意事项:

1. 本产品安全、无毒性, 对易腐蚀性金属长期使用表面会有轻微的腐蚀, 喷洒时不要接触皮肤、眼睛、粘膜, 若不慎接触, 立即用清水清洗干净, 严重时请及时就医。
2. 本产品仅限用于塑料或玻璃固相表面, 对于非不锈钢金属 (易腐蚀性金属) 长期使用积累会有轻微腐蚀, 因此使用后需要用无核酸酶水漂洗或多次擦拭干净。
3. RNase清除液A液在温度较低时可能会有沉淀析出, 通过37℃加热可以恢复, 不影响使用效果。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套进行操作。