

细胞房卫士组合 Room SafeGuard Set

产品编号: C6126

保存条件: 常温, 18个月.

产品介绍: **产品介绍:**

本产品具有很强的灭菌、抑菌功能, 专门用于清除或预防细胞房中常见的细菌、真菌、支原体等微生物。细胞房卫士的作用机理主要是阳离子通过静电力、氢键力以及表面活性剂分子与蛋白质分子间的疏水结合等作用, 吸附带负电的微生物, 聚集在细胞壁上, 产生室阻效应, 导致微生物生长受抑而死亡; 同时其憎水烷基还能与细菌的亲水基作用, 改变膜的通透性, 继而发生溶胞作用, 破坏微生物结构, 引起微生物的溶解和死亡。

操作说明:

培养箱及空间表面灭菌喷雾 (即用型) (C6128)

培养箱: 移出细胞后, 直接将本品喷洒于细胞培养箱的隔板、内壁处, 喷三次即可快速杀灭常见污染源, 也可将脱脂棉球浸泡除菌剂后擦拭使用。

空间表面: 可消毒橡胶手套、超净台面、桌面、显微镜台、试剂瓶身等物体表面, 喷涂完全湿润, 不需擦拭, 自然风干。

培养箱水盘抑菌剂 (C6129)

1. 使用75%酒精或者赛库培养箱灭菌剂将培养箱水盘内壁清理干净;
2. 将水盘抑菌剂按照1:100加入到水盘水体中 (高压灭菌水), 充分混匀;
3. 水盘抑菌剂, 每7-10天更换一次。

水浴锅抑菌剂 (C6130)

1. 使用75%酒精或者赛库培养箱灭菌剂将水浴锅内壁清理干净。
2. 将水浴锅抑菌剂按照1:500加入到水浴锅内充分混匀。
3. 水浴锅抑菌剂, 每7-10天更换一次。

注: 污染爆发时期, 如梅雨季节等, 可适当增加用量。

注意事项:

1. 本产品仅限科研使用。
2. 避免接触有机物和拮抗物。不能与肥皂或其他阴离子洗涤剂同用, 也不能与碘或过氧化物 (如高锰酸钾、过氧化氢、磺胺粉等) 同用。
3. 操作时须穿戴防护服与橡胶手套, 避免入眼, 一旦入眼, 应立即用大量清水轻轻冲洗15min-20min, 如有不适, 及时就医。

相关产品:

C6126, Room SafeGuard Set, 细胞房卫士组合（套装包含以下三个产品各一瓶）
C6128, Incubator & Surface Microbial-Free (Ready to Use), 培养箱及空间表面灭
菌喷雾（即用型），500ml/瓶
C6129, Incubator Water Pond Antimicrobial, 培养箱水盘抑菌剂，150ml/瓶
C6130, Waterbath Antimicrobial Reagent, 水浴锅抑菌剂，150ml/瓶