

核酸气溶胶污染清除剂 DNA/RNA Remover

产品编号: C6131

保存条件: 2-8℃密封保存, 有效期12个月.

产品介绍: 简介:

本产品核酸清除剂由溶液A和溶液B两种溶液组成。两种溶液单独使用时无毒性, 等比例混合后具有强大的核酸降解功能, 可在短时间内清除各种物品表面以及空气中的高水平污染DNA和RNA, 可用于实验室内核酸污染的清除, 能够完全降解PCR灵敏度水平上的污染DNA和RNA。

使用说明:

1. 将试剂瓶盖取下换上喷头, 喷头开关能旋转调节, 不用时请将喷头上方调整至“X”, 即表示无法喷洒; 使用时调整至“……”, 即表示直线喷洒状态; 调整至花洒图标时, 表示多方向喷洒。
2. 在实验台、生物安全柜、超净台、仪器设备、塑料或玻璃容器、移液器等需要清洁的物品表面先喷洒溶液A, 然后在同样位置立刻喷洒溶液B, 静置5-10 min, 用蒸馏水润洗表面, 然后使用干净的吸水纸擦干 (可用蒸馏水反复润洗物品表面多次后再用吸水纸擦干)。

注意事项:

1. 本品使用安全无毒, 无腐蚀性无刺激性, 喷洒时需佩戴口罩, 尽量不要接触到皮肤和粘膜, 若接触到, 立即用大量清水冲洗。
2. 本产品仅限用于仪器设备表面可以擦拭清洁的位置, 使用后用蒸馏水润洗擦拭干净。
3. 使用完本产品后应当关闭喷头, 保证产品密闭保存。