

## Rakoff 染色液

### Rakoff stain

货号： S0043

规格： 100ml / 500ml

**保存条件：**

室温避光保存，有效期 12 个月。

**简介：**

细胞学常规染色有巴氏(Papanicolaou)染色、Rakoff 染色、姬姆萨染色等。Papanicolaou 染色和 Rakoff 染色均可用于检测阴道上皮雌激素水平。Rakoff 染色操作简单，经常用于临床阴道细胞学涂片快速测定雌激素水平。

本产品仅用于科研，不宜用于临床诊断或其他用途。

**自备材料：**

细胞刷、生理盐水、试管、载玻片。

**使用说明：**

1. 用细胞刷沿阴道侧壁刷黏膜鳞状上皮细胞，放入装有 1~2ml 生理盐水的试管内。
2. 在试管内滴入 3~5 滴 Rakoff Stain，并轻轻混匀。
3. 取 1~2 滴混合液于载玻片上，制成细胞涂片。
4. 待涂片干燥，中性树胶封片。

**染色结果：**

嗜酸性细胞质：粉红色  
嗜碱性细胞质：淡绿色  
角化细胞固缩核：不着色

**注意事项：**

1. 细胞涂片时应注意使细胞均匀。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。